


## MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION EPHEDRINE

CATALOGUE N°. IDT0250



**A)** Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

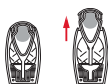

**B)** Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur sur la substance à tester (comme la poudre) ou visser sur le comprimé à tester, en essayant d'en recueillir le plus possible.



**C)** Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



**Avertissement :** Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



**D)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



**E)** Agiter doucement l'unité de test 2-3 secondes. A ce stade aucune couleur n'apparaît.



**F)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 2** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



**G)** Agiter doucement l'unité de test 2-3 secondes.



Une **couleur bleu, bleu violet ou pourpre** va apparaître dans la fenêtre.



**H)** Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 3** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



**I)** Agiter doucement l'unité de test 2-3 secondes.

**J)** Ensuite tenir fermement, permettant aux différentes couches de se séparer et aux liquides de se stabiliser ; 2 couches vont apparaître progressivement.



**K)** Si la couche supérieure devient d'une **couleur pourpre**, cela indique la présence **d'ephedrine ou pseudo ephedrine**.

**Note :** Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.

 **HOTLINE : +33(0)478 924 118**

**ISIS ANALYTICS** : 98 rue Hippolyte Kahn  
69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028  
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110

[contact@isisanalytics.com](mailto:contact@isisanalytics.com)